



上海仪迈仪器科技有限公司

pH计/电导率仪/离子计/溶氧仪/电极

一切因“用”而动
是品牌特色：

- 针对应用设计
- 注重用户体验
- 现代信息管理



一，选型指南

实验室信息管理 测量精度 技术应用分类				I 级（普通型）	II 级（L型） 符合现代GLP	III 级（FD型） 符合21CFR Part11, GMP等	适用行业
							
精准便捷的 Icon系列	2位精度 pH计 P 3	0-14pH	±1mV	IS120-3C			通用型，操作简单，性价比较高，适用于教育行业以及所有用户的基本测量需求
		-2-18 pH	±1mV	IS126C			普通型：操作简单适用于对测量范围以及精度要求稍高的用户
			±0.6mV	IS128C			
		-2-20 pH	±0.4mV	IS129C			
	3位精度 pH计 P 4	-2-18 pH	±0.2mV	IS136C			操作简单，适用于对测量范围以及精度要求较高的用户
	2位精度 pH计 P 5	-2-18 pH	±1mV	IS126			普通型：具有测量日志功能，适用于对测量范围以及精度要求高的用户
			±0.6mV	IS128	IS128L	IS128FD	L 型：适用于对数据管理有一定要求的用户
		-2-20 pH	±0.4mV	IS129		IS129FD	FD：适用于对数据管理有严格要求的用户，尤其是食药行业
	3位精度 pH计 P 6	-2-20 pH	±0.1mV	IS139	IS139 L	IS139 FD	
	通用型 电导率仪 P 7	仪器等级0.5级		IS228-Basic			
	纯水 电导率仪 P 7	仪器等级0.5级		IS228-PW			适用于纯水电导率的测量，同时可选配流通池
	高端型 电导率仪 P 7	仪器等级0.5级		IS228	IS228L	IS228FD	普通型：几乎满足所有用户的电导率测量，更能满足糖厂用户的需求 L型：适用于对数据管理有一定要求的用户 FD：适用于对数据管理有严格要求的用户，尤其是食药行业
	多功能 离子计 P 8	0.001精度		IS339	IS339L		普通型：满足一般用户的离子浓度测量，可选配多种离子电极 L型：适用于对数据管理有一定要求的用户
	光学法 溶氧仪 P 9	0.01精度		IS426	IS426L		适用于对数据管理有一定要求的用户

二，电化学产品附件列表（P10）

三，各类电极列表（P11）

ICON 系列 pH 计 — 2 位精度



- 人 >>创造性的(Icon)用户界面，前所未有的操作体验
- 人 >>全屏触摸，动画图片，尽享乐趣
- 人 >>价格实惠
- >>全系列标配保护罩

参数 \ 型号	IS120-30 pH计	IS126C pH计	IS128C pH计	129C pH计
测量模式	pH/mV测量	pH/mV测量	pH/mV测量	pH/mV测量
pH范围 (pH)	-2.00至14.00	-2.00至18.00	-2.00至18.00	-2.00至20.00
pH分辨率 (pH)	0.01	0.01	0.01	0.01
pH精度 (pH)	±0.01	±0.01	±0.01	±0.01
mV范围 (mV)	-2000至2000	-2000至2000	-2000.0至2000.0	-2000.0至2000.0
mV分辨率 (mV)	1	1	0.1	0.1
mV相对精确性 (mV)	±1	±1	±0.6	±0.4
温度范围 (°C)	MTC: -5 至 105.0°C	MTC: -5 至 105.0°C	MTC: -5 至 105.0°C	MTC: -5 至 105.0°C
	ATC: -5.0 至 105.0°C	ATC: -5.0 至 105.0°C	ATC: -5.0 至 105.0°C	ATC: -5.0 至 105.0°C
温度精度 (°C)	±0.5°C	±0.5°C	±0.1°C	±0.1°C
校准	内置3组，自动识别			
数据库	500组测量数据			
输出方式	RS232, USB, 可选配打印机，可通过IS-Link软件实时传输数据			
显示器	5.0英寸彩色触摸屏，分辨率800*480			
pH输入	BNC, 输入阻抗 $>10^{12}\Omega$			
温度输入	NTC 30k Ω			
基础配置	IS120-30, 电极支架, 仪迈YE201二合一电极, 标准液50mlx2 (pH4.01和pH6.86), 保护罩	IS126C, 电极支架, 仪迈YE203三合一电极, 标准液50mlx3 (pH4.01、pH6.86和pH9.18), 保护罩	IS128C, 电极支架, 仪迈YE203三合一电极, 标准液50mlx3 (pH4.01、pH6.86和pH9.18), 保护罩	IS129C, 电极支架, 仪迈YE203三合一电极, 标准液50mlx3 (pH4.01、pH6.86和pH9.18), 保护罩

ICON 系列 pH 计 — 3 位精度



人 >>创造性的(Icon)用户界面，前所未有的操作体验

人 >>全屏触摸，动画图片，尽享乐趣

人 >>价格实惠

>>全系列标配保护罩

参数 \ 型号	IS136C pH计
测量模式	pH/mV测量
pH范围 (pH)	-2.000至18.000
pH分辨率 (pH)	0.001
pH精度 (pH)	±0.002
mV范围 (mV)	-2000.0至2000.0
mV分辨率 (mV)	0.1
mV相对精确性 (mV)	±0.2
温度范围 (°C)	MTC: -5 至 105.0°C
	ATC: -5.0 至 105.0°C
温度精度 (°C)	±0.1°C
校准	内置3组，自动识别
数据库	500组测量数据
输出方式	RS232, USB, 可选配打印机, 可通过IS-Link软件实时传输数据
显示器	5.0英寸彩色触摸屏, 分辨率800*480
pH输入	BNC, 输入阻抗 $>10^{12}\Omega$
温度输入	NTC 30k Ω
基础配置	IS136C, 电极支架, 仪迈YE203三合一电极, 标准液50ml×3 (pH4.01、pH6.86和pH9.18), 保护罩

M-log 系列 pH 计 — 2位精度

👤 >> “M-log” 测量日志功能，可自由记录编写和显示所需内容，前所未有的个性化操作体验

>> 创新设计的全屏触摸式操作界面，哪里需要点哪里

>> 独特时尚的透明造型，是视觉享受，更是产品品质的大胆张扬

👤 >> 传统的pH测量从此变得高效而生动



普通型

- 1.数据库
- 2.输入用户名、样品名
- 3.标配U盘，转移数据
- 4.选配两款软件，实现动、静态数据传输

L型

符合最新GLP规范


- 1L.数据库保护
- 2L.用户名密码保护，样品名溯源
- 3L.标配U盘，转移数据
- 4L.标配两款软件，实现动、静态数据传输
- 5L.开机登陆密码
- 6L.两级用户管理
- 7L.审计追踪 (GLP trace)
- 8L.测量数据自动存储
- 9L.提供GLP软件验证证书
- 10L.三年质保



FD型

符合21CFR part 11

- 1FD.数据库全程保护
- 2FD.用户名密码保护，样品名溯源
- 3FD.不允许U盘或其它方式随意传输数据
- 4FD.专有软件进行数据传输
- 5FD.开机登陆密码
- 6FD.四级用户管理
- 7FD.全程审计追踪 (Audit trail)
- 8FD.测量数据自动存储
- 9FD.提供仪器FD软件验证证书
- 10FD.三年质保
- 11FD.标配打印机，作为第二种方案
- 12FD.软件免费更新
- 13FD.厂家上门3Q、安装调试、培训

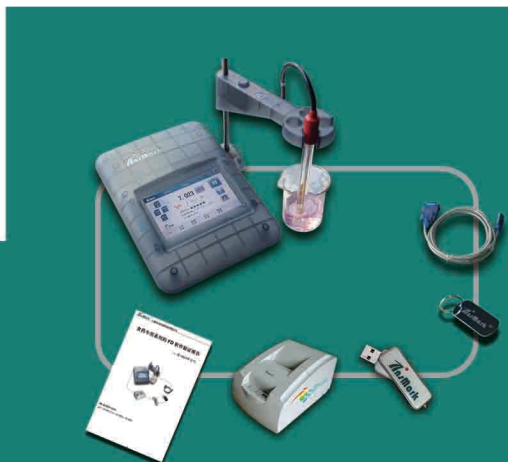

参数 \ 型号	IS128 pH计	IS128L pH计	IS128 FD pH计
测量模式	pH/mV/ORP测量		
pH范围	-2.00至18.00		
pH分辨率	0.01/0.1		
pH精度	±0.01		
mV范围	-2000至2000		
mV分辨率	0.1/1		
mV相对精确	±0.6		
温度范围	MTC: -5至105.0°C ATC: -5.0至 105.0°C		
温度精度	±0.1°C		
校准	内置5组，自动识别；用户自定义1至5点		
基础配置	仪器主机，电极支架，仪迈YE203三合一电极，标准液50ml x3 (pH4.01、pH6.86和pH9.18)，保护罩		

M-log 系列 pH 计 — 3位精度

- >> “M-log” 测量日志功能，可自由记录编写和显示所需内容，前所未有的个性化操作体验
- >> 创新设计的全屏触摸式操作界面，哪里需要点哪里
- >> 独特时尚的透明造型，是视觉享受，更是产品品质的大胆张扬

>> 传统的pH测量从此变得高效而生动



普通型

- 1.数据库
- 2.输入用户名、样品名
- 3.标配U盘，转移数据
- 4.选配两款软件，实现动、静态数据传输

L型

符合最新GLP规范

- 1L.数据库保护
- 2L.用户名密码保护，样品名溯源
- 3L.标配U盘，转移数据
- 4L.标配两款软件，实现动、静态数据传输
- 5L.开机登陆密码
- 6L.两级用户管理
- 7L.审计追踪（GLP trace）
- 8L.测量数据自动存储
- 9L.提供GLP软件验证证书
- 10L.三年质保



FD型

符合21CFR part 11

- 1FD.数据库全程保护
- 2FD.用户名密码保护，样品名溯源
- 3FD.不允许U盘或其它方式随意传输数据
- 4FD.专有软件进行数据传输
- 5FD.开机登陆密码
- 6FD.四级用户管理
- 7FD.全程审计追踪（Audit trail）
- 8FD.测量数据自动存储
- 9FD.提供仪器FD软件验证证书
- 10FD.三年质保
- 11FD.标配打印机，作为第二种方案
- 12FD.软件免费更新
- 13FD.厂家上门3Q、安装调试、培训



型号	IS139 pH计	IS139L pH计	IS139 FD pH计
测量模式	pH/mV/ORP测量		
pH范围	-2.000至20.000		
pH分辨率	0.001/0.01/0.1		
pH精度	±0.002		
mV范围	-2000至2000		
mV分辨率	0.01/0.1/1		
mV相对精确	±0.1		
温度范围	MTC:-30.0至130.0℃ ATC:-5.0至105.0℃		
温度精度	±0.1℃		
校准	内置9组，自动识别；用户自定义1-9点		
基础配置	仪器主机，电极支架，仪迈YE203 三合一电极，标准液50mlx3（pH4.01、pH6.86和pH9.18），保护罩		

M-log 系列电导率仪

- >> 秉承IS系列pH计的界面设计理念，用户操作简便，尽享使用乐趣
- >> GLP软件，满足客户对数据库管理的要求
- >> 新增PW型专业的纯水测量电导率仪



L型

符合最新GLP规范

- 1L.数据库保护
- 2L.用户名密码保护，样品名溯源
- 3L.标配U盘，转移数据
- 4L.标配两款软件，实现动、静态数据传输
- 5L.开机登陆密码
- 6L.两级用户管理
- 7L.审计追踪（GLP trace）
- 8L.测量数据自动存储
- 9L.提供GLP软件验证证书
- 10L.三年质保

普通型

- 1.数据库
- 2.输入用户名、样品名
- 3.标配U盘，转移数据
- 4.选配两款软件，实现动、静态数据传输



FD型

符合21CFR part 11

- 1FD.数据库全程保护
- 2FD.用户名密码保护，样品名溯源
- 3FD.不允许U盘或其它方式随意传输数据
- 4FD.专有软件进行数据传输
- 5FD.开机登陆密码
- 6FD.四级用户管理
- 7FD.全程审计追踪（Audit trail）
- 8FD.测量数据自动存储
- 9FD.提供仪器FD软件验证证书
- 10FD.三年质保
- 11FD.标配打印机，作为第二种方案
- 12FD.软件免费更新
- 13FD.厂家上门3Q、安装调试、培训



实验室信息管理

基本参数

参数	型号	IS228 电导率仪	IS228L 电导率仪	IS228 FD 电导率仪
测量模式		电导率，电阻率，TDS，盐度，温度		
测量范围	电导率	0.000 μ S/cm ~ 1000mS/cm		
	电阻率	0.00 ~ 100.0 M Ω .cm		
	TDS	0.00 mg/L ~ 1000g/L		
	盐度	0.00 ~ 80.00psu		
	电导灰分	0 ~ 2022%		
	温度	MTC: -30.0 至 130.0 $^{\circ}$ C ATC: -5.0 至 130.0 $^{\circ}$ C		
分辨率	电导率	自动量程切换		
	温度	0.1 $^{\circ}$ C		
精度	电导率	测量值的 $\pm$ 0.5%		
	温度	$\pm$ 0.1 $^{\circ}$ C		
校准		1点校准，内置10 标准液，用户自定义1点		
基本配置		仪器主机，电极支架：仪迈YE301 四环电极：仪迈YE302纯水电极：标准溶液50 ml X3(146.5 μ S/cm, 1408 μ S/cm, 12.85mS/cm) 保护罩		

M-log 离子计

- >> 首次提出“离子APP”的概念，用户可自行编辑，
储存自己的应用方法，并在使用时调用，从而
实现一台变多台的强大功能
- >> 秉承IS系列pH计的界面设计理念，用户操作简便，
尽享使用乐趣
- >> GLP软件，保证用户的数据管理要求



L型

符合最新GLP规范

- 1L.数据库保护
- 2L.用户名密码保护，样品名溯源
- 3L.标配U盘，转移数据
- 4L.标配两款软件，实现动、静态数据传输
- 5L.开机登陆密码
- 6L.两级用户管理
- 7L.审计追踪（GLP trace）
- 8L.测量数据自动存储
- 9L.提供GLP软件验证证书
- 10L.三年质保

普通型

1. 数据库
2. 输入用户名、样品名
3. 标配U盘，转移数据
4. 选配两款软件，实现动、静态数据传输



参 数		型 号	IS339 离子计	IS339L 离子计
测量范围	pX		-2.000 至 20.000	
	mV		-2000.00 至 2000.00	
	离子浓度及单		1.00E-9 ~ 9.99E+9 单位 mg/L、g/L、mol/L、mmol/L	
	温度		MTC: -30.0℃ 至 130.0℃; ATC: -5.0℃ 至 130.0℃	
分辨率	pX		0.1/0.01/0.001 可选	
	mV		0.01/0.1/1 可选	
	离子浓度		0.1/0.001/0.001 可选	
	温度		0.1 °C	
精度	pX		pX _I : ±0.002pX; pX _{II} : ±0.005pX	
	mV		±0.1mV	
	离子浓度		C _I : ±0.3%; C _{II} : ±0.5%	
	温度		0.1 °C	
校准			5 点	
测量方法			直接测量，样品添加，标准添加，GRAN 方法	
可选离子电极			F ⁻ ; Cl ⁻ ; Na ⁺ ; S ²⁻ ; NH ₄ ⁺ ; Ca ²⁺ ; K ⁺ ; NO ₃ ⁻	
基础配置			仪器主机，电极支架，保护罩，仪迈离子电极（选配）	

光学法溶氧仪

- ★ >> 采用光学法测量技术
- ★ >> 智能的软件，强大的功能
 - >> 低维护
 - >> 应用广泛
 - >> 很好的测量重复性
 - >> M-log 测量日志功能
- ★ >> 最新的GLP功能：用户管理、密码保护、审计追踪、数据传输



L型

符合21CFR part 11

- 1L.数据库保护
- 2L.用户名密码保护，样品名溯源
- 3L.标配U盘，转移数据
- 4L.标配两款软件，实现动、静态数据传输
- 5L.开机登陆密码
- 6L.两级用户管理
- 7L.审计追踪（GLP trace）
- 8L.测量数据自动存储
- 9L.提供GLP软件验证证书
- 10L.三年质保

普通型

- 1.数据库
- 2.输入用户名、样品名
- 3.标配U盘，转移数据
- 4.选配两款软件，实现动、静态数据传输



型号		IS426	IS426L
测量范围	%	0-200%	
	mg/L	0.01-20.00 mg/L	
	温度	0.0-50.0 °C	
测量分辨率		±0.5%	
测量精度		±2%	
重复性		±1%	
校准		1点或2点	
接口		RS232, USB, InsMark I 打印机（选配）	
温度补偿		ATC	
温度补偿范围		0.0~+50.0° C	
反应时间		1-30s	
基础配置		仪器主机，仪迈YED0光学溶氧电极，电极支架，保护罩	

电化学产品附件列表

名称	描述		订货号
pH 缓冲液	4.01 pH	50mL	85300028
	6.86 pH	50mL	85300029
	9.18 pH	50mL	85300030
电导标准液	111.3mS/cm	50mL	85300080
	12.85mS/cm	50mL	85300081
	1408 μ S/cm	50mL	85300082
	146.5 μ S/cm	50mL	85300083
离子标准液	氯离子标准液 1000mg/L	500mL	85300180
	氯离子标准液 100mg/L	500mL	85300181
	氯离子标准液 10mg/L	500mL	85300182
	钙离子标准液 1000mg/L	500mL	85300183
	钙离子标准液 100mg/L	500mL	85300184
	钙离子标准液 10mg/L	500mL	85300185
	钠离子标准液 1000mg/L	500mL	85300186
	钠离子标准液 100mg/L	500mL	85300187
	钠离子标准液 10mg/L	500mL	85300188
	氟离子标准液 1000mg/L	500mL	85300189
	氟离子标准液 100mg/L	500mL	85300190
	氟离子标准液 10mg/L	500mL	85300191
	钾离子标准液 1000mg/L	500mL	85300192
	氰离子标准液 1000mg/L	500mL	85300193
	硝酸根离子标准液 1000mg/L	500mL	85300194
	硫离子标准液 1000mg/L	500mL	85300195
	银离子标准液 1000mg/L	500mL	85300196
	铵根离子标准液 1000mg/L	500mL	85300197
	铵根离子标准液 100mg/L	500mL	85300198
	铜离子标准液 1000mg/L	500mL	85300199
	碘离子标准液 1000mg/L	500mL	85300200
	铅离子标准液 1000mg/L	500mL	85300201
配件	打印机		85300018
	电极支架		85300022
	保护罩		85300023
	IS-Link 实时通讯软件包	CD*1, RS232-RS232 数据线*1, RS232-USB 数据线*1	85300107
	溶氧荧光帽		85300270
	流通池		85300268



看似简单的电化学产品其实需要：

- >> 用心的设计
- >> 细心的呵护

各类电极列表

类别	名称/型号	产品描述	订货号
pH 电极	YE201	塑壳二合一复合电极, BNC接口, 通用型pH测量	85300024
	YE203	塑壳三合一复合电极, BNC接口, 通用型pH测量	85300025
	YE601	玻璃二合一复合电极, BNC接口, 适用于有机溶剂	85300026
	YE603	玻璃三合一复合电极, BNC接口, 适用于有机溶剂	85300027
	YE406	塑壳 (PP) 三合一复合电极, BNC接口, 食品级, 耐有机溶液	85300093
	YE407	塑壳 (PEEK) 三合一复合电极, BNC接口, 耐所有有机溶液	85300094
	YE501	玻璃二合一复合电极, 0-14pH, 0-80℃, 直径3×180mm, BNC接口, 超微量样品或微量离心管和PCR管中样品pH的测量	85300088
	YE502	玻璃二合一复合电极, 0-14pH, 0-80℃, 直径6×150mm, BNC接口, 半微量样品或微量离心管和PCR管中样品pH的测量	85300100
	YE401	玻璃二合一复合电极, BNC接口, 适用于低离子溶液pH测量, 如自来水, 锅炉水, 地表水, 雨水等	85300095
	YE409	玻璃三合一复合电极, BNC接口, 适用于低离子溶液pH测量, 如自来水, 锅炉水, 地表水, 雨水等	85300204
	YE402	玻璃二合一复合电极, BNC接口, 适用于超低离子溶液pH测量, 如超纯水, 纯化水等	85300096
	YE410	玻璃三合一复合电极, BNC接口, 适用于超低离子溶液pH测量, 如超纯水, 纯化水等	85300205
	YE403	玻璃针状型二合一复合pH电极, BNC接口, 适用于乳酪、肉类、鱼、土壤等固体/半固体样品测量	85300097
	YE411	玻璃针状型三合一复合pH电极, BNC接口, 适用于乳酪、肉类、鱼、土壤等固体/半固体样品测量	85300206
	YE408	玻璃带钢针针刺型二合一复合pH电极, BNC接口, 适用于乳酪、肉类、鱼、土壤等固体/半固体样品测量	85300203
	YE414	玻璃带钢针针刺型三合一复合pH电极, BNC接口, 适用于乳酪、肉类、鱼、土壤等固体/半固体样品测量	85300209
	YE404	玻璃二合一复合电极, BNC接口, 适合测量粘稠溶液, 如: 啤酒、果酱、奶制品、糖水、油漆涂料等	85300098
	YE412	玻璃三合一复合电极, BNC接口, 适合测量粘稠溶液, 如: 啤酒、果酱、奶制品、糖水、油漆涂料等	85300207
	YE405	玻璃平面样品二合一复合电极, BNC接口, 适用于纸张、纺织品、皮肤、墙面涂料等表面pH测量	85300099
	YE413	玻璃平面样品三合一复合电极, BNC接口, 适用于纸张、纺织品、皮肤、墙面涂料等表面pH测量	85300208
	YE-ORP1	氧化还原塑壳二合一复合电极	85300178
	YE-ORP2	氧化还原玻璃二合一复合电极	85300179
	ATC	ATC温度探头 (-30~+100℃) (NTC 30KΩ)	85300101
电导 电极	YE301	四环电导电极, Mini-Din接口, 通用电导率测量, 50μS/cm -200mS/cm, 如常规水溶液等	85300079
	YE302	电导电极, Mini-Din接口, 适用于低离子溶液测量, 0.01μS/cm -200μS/cm (K=0.1), 如纯水, 纯化水等	85300102
	YE303	电导电极, Mini-Din接口, 适用于电导率高的水溶液测量, 200mS/cm -1000mS/cm, 如有机溶液等	85300103
	YE304	二环电导电极, Mini-Din接口, 通用电导率测量, 测量范围: 50us/cm-200ms/cm	85300266
离子 电极	氟离子电极	复合电极, BNC接口, 氟离子测量, 范围: 1mol/L~10 ⁻⁶ mol/L	85300072
	氯离子电极	复合电极, BNC接口, 氯离子测量, 范围: 1mol/L~5×10 ⁻⁷ mol/L	85300073
	钠离子电极	复合电极, BNC接口, 钠离子测量, 范围: 1mol/L~10 ⁻⁶ mol/L	85300074
	硫离子电极	复合电极, BNC接口, 硫离子测量, 范围: 10 ⁻¹ mol/L~5×10 ⁻⁷ mol/L	85300075
	铵根离子电极	复合电极, BNC接口, 铵根离子测量, 范围: 1mol/L~10 ⁻⁵ mol/L	85300076
	钙离子电极	复合电极, BNC接口, 钙离子测量, 范围: 10 ⁻¹ mol/L~10 ⁻⁵ mol/L	85300077
	钾离子电极	复合电极, BNC接口, 钾离子测量, 范围: 1mol/L~10 ⁻⁶ mol/L	85300078
	硝酸根离子电极	复合电极, BNC接口, 硝酸根离子测量, 范围: 1mol/L~10 ⁻⁵ mol/L	85300084
	银离子电极	复合电极, BNC接口, 银离子测量, 范围: 10 ⁻¹ mol/L~5×10 ⁻⁷ mol/L	85300176
	氰离子电极	复合电极, BNC接口, 氰离子测量, 范围: 10 ⁻² mol/L~5×10 ⁻⁷ mol/L	85300177
	铁离子电极	复合电极, BNC接口, 铁离子测量, 范围: 10 ⁻² mol/L~7×10 ⁻⁶ mol/L	85300202
	碘离子电极	复合电极, BNC接口, 碘离子测量, 范围: 10 ⁻² mol/L~5×10 ⁻⁷ mol/L	85300263
溶氧 电极	YEDO	光学溶氧电极, Mini-Din接口, 测量范围: 0-200%, 0.01-20.00 mg/L	85300267



三好学生 = 品牌 + 产品品质 + 服务

四种服务，贴心高效

售前

根据用户的应用

- 1, 提供应用案例, 技术咨询
- 2, 在公司实验室前期测试样品
- 3, 提供特殊应用的技术解决方案

售中

>>安装调试及操作培训

>>>3Q (IQ, OQ, PQ)

>>提供延保服务

售后

>>履行保质期的服务承诺

>>及时解决用户使用过程当中的应用问题

>>及时解决用户使用中的仪器故障

>>提供远程诊断和仪器的在线升级


仪迈用户数据库中的终端用户还可以享受:

>>定期技术培训

>>定期回访和巡访

>>及时更新, 升级产品

公司拥有由应用工程师、维修工程师、产品经理组成的服务团队, 以一个“窗口”的形式面对客户, 实现售前、售中、售后三方面的“全程无忧”式服务。

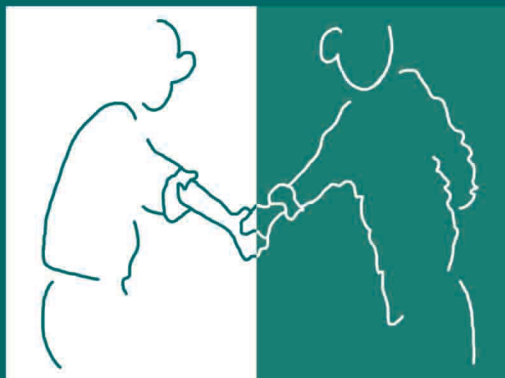

上海仪迈仪器科技有限公司

电话: 021-37761008 传真: 021-37761230

网址: <http://www.insmark.com.cn>

邮箱: information@insmark.com.cn

地址: 上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号3幢402室

服务热线: **4006-1485-17**